


# SPIRA-CEL® Datenblatt

## - Sanitärmodule für die Ultrafiltration -

### DS-UH-6338 Serie

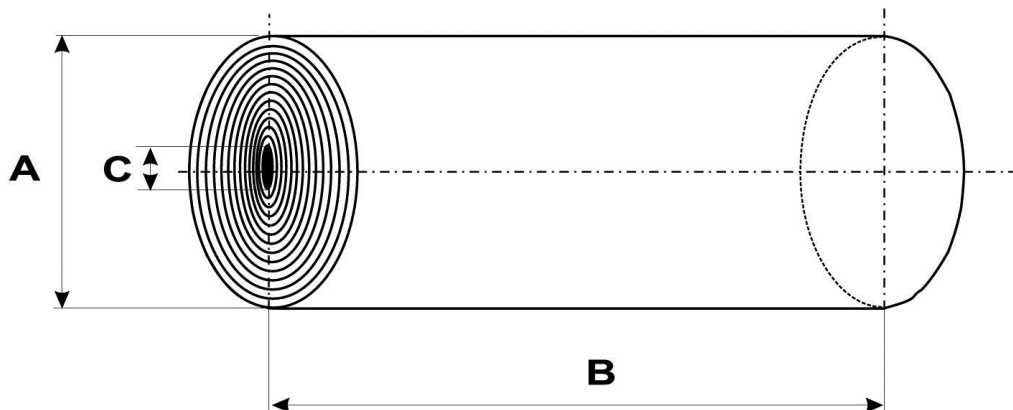

Modul		A	B	C
		Ø Außen Modul	Länge Modul	Ø Innen Permeatrohr
Maße	mm	162	965	28,9
Toleranz	mm	+0 / -3	+1 / -2	± 0,1

Membran			
NADIR® Membranen	UH004	UH030	UH050
Membranmaterial	PESH	PESH	PESH
Nom. Trenngrenze (kDa)	4	30	50

Moduldaten					
Spacerdicke, Diamant		mil / mm	30 / 0,8	44 / 1,1	80 / 2,0
Membranfläche		m <sup>2</sup>	20,5	17,1	11,5
Modulummantelung			Spacer Wrap		

Empfohlene Betriebsbedingungen					
Vorfiltration		µm	≤ 50	≤ 75	≤ 150
Überströmung <sup>(1)</sup>		m <sup>3</sup> /h	16	18	25
Permeatdruck		bar	0	0	0
Druckverlust (Δp), je Modul		bar	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3
Druckverlust (Δp), je Gehäuse		bar	Bitte MICRODYN-NADIR kontaktieren		

Zulässige Betriebsbedingungen					
Feeddruck, maximal		bar	10	10	10
Retentatdruck, minimal		bar	0,7	0,7	0,7
Permeatdruck, maximal		bar	0,35	0,35	0,35
Max. Transmembrandruck		bar	10	10	10
Max. Druckverlust (Δp <sub>max</sub> ), je Modul		bar	Bitte MICRODYN-NADIR kontaktieren		
Betriebstemperatur		°C	5 - 75	5 - 75	5 - 75
pH-Bereich Filtration			2 - 10	2 - 10	2 - 10
pH-Bereich Reinigung			1,5 - 12,5	1,5 - 12,5	1,5 - 12,5
Max. Chlorkonzentration Reinigung <sup>(2)</sup>		ppm	200	200	200

<sup>(1)</sup> bei Wasser von 25 °C / <sup>(2)</sup> bei 30 - 50 °C und pH > 11 für max. 30 min/Tag

#### Hinweis:

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen MICRODYN-NADIR Mitarbeiter.

MICRODYN-NADIR behält sich das Recht vor, Angaben ohne vorherige Ankündigung anzupassen.  
We reserve the right to change specifications without prior notification.

MICRODYN-NADIR GmbH  
Industriepark Kalle-Albert  
Rheingaustraße 190 – 196  
D-65203 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611/962-6001  
Telefax: +49 (0) 611/962-9237  
E-Mail: info@microdyn-nadir.de  
Internet: www.microdyn-nadir.de



# SPIRA-CEL<sup>®</sup> Datenblatt

- Sanitärmodule für die Ultrafiltration -

## DS-UH-6338 Serie

### Änderungen:

Die hiermit angegebenen Werte basieren auf dem derzeitigen technischen Stand. Wir behalten uns Änderungen ausdrücklich vor. Gültig ist nur das jeweils unter [www.microdyn-nadir.de](http://www.microdyn-nadir.de) veröffentlichte Datenblatt.

### Toleranzen:

Die in unseren Datenblättern angegebenen Werte sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind jedoch nur innerhalb üblicher technischer Toleranzen gültig.

### Garantie:

Abgegebene Garantien sind nur gültig sofern die in diesem Datenblatt angegebenen Werte eingehalten, zusätzlich unsere Installations-, Reinigungs-, Reinigungswasser- und Konservierungsanweisungen beachtet wurden und die dadurch festgelegte korrekte Verwendung der Module dokumentiert werden kann. Es dürfen nur durch MICRODYN-NADIR genehmigte Reinigungsmittel, Entschäumer, Polymere, Schmierstoffe, andere Chemikalien und Betriebsstoffe verwendet werden.

### Erstreinigung:

Die auf diesem Datenblatt aufgeführten Module dürfen nur nach anweisungsgemäßer Erstreinigung in der Produktion verwendet werden. Eine entsprechende Anweisung befindet sich in der Modulverpackung oder ist durch MICRODYN-NADIR erhältlich.

### Konformität:

Alle Komponenten der auf diesem Datenblatt aufgeführten SPIRA-CEL<sup>®</sup> Wickelmodule bestehen aus Materialien, die auf der FDA-Positivliste aufgeführt sind. Entsprechende Zertifikate werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit weiterer Zertifikate.

MICRODYN-NADIR behält sich das Recht vor,  
Angaben ohne vorherige Ankündigung  
anzupassen.  
We reserve the right to change specifications  
without prior notification.

MICRODYN-NADIR GmbH  
Industriepark Kalle-Albert  
Rheingaustraße 190 – 196  
D-65203 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611/962-6001  
Telefax: +49 (0) 611/962-9237  
E-Mail: [info@microdyn-nadir.de](mailto:info@microdyn-nadir.de)  
Internet: [www.microdyn-nadir.de](http://www.microdyn-nadir.de)

